



**slee** solutions  
for  
pathology

MIKROTOM  
**Cuttec S**

MANUELLES  
SCHLITTENMIKROTOM

DESIGN &  
MANUFACTURING  
MADE IN GERMANY

# Mikrotom Cuttec S

*Manuelles Schlittenmikrotom mit präziser Mechanik  
und flexibler Probenorientierung*



# Cuttec S

## Manuelles Schlittenmikrotom

Das manuelle Schlittenmikrotom **Cuttec S** wurde für alle Applikationen in Routine, Forschung und Industrie entwickelt, immer mit den Kundenbedürfnissen im Fokus. Die präzise Mechanik und die leichtgängige Bedienung sind die Grundlage für höchste Schnittqualität, jeden Tag. Funktionen wie die Probenorientierung sind Standard.


### Spezifikationen

<b>Schnittstärkenbereich</b>	0 - 60 µm
<b>Schnittdicken</b>	0 - 15 µm in 1-µm-Schritten 15 - 60 µm in 5-µm-Schritten
<b>Zustellungsautomatik</b>	0 - 60 µm
<b>Probenzustellung</b>	30 mm
<b>Maximale Probengröße</b>	50 x 70 x 20 mm
<b>Objektorientierung</b>	± 8°
<b>Länge Schneideweg</b>	180 mm
<b>Maße (B x T x H)</b>	150 x 450 x 200 mm
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	18 kg

### Art.-Nr.

Cuttec S

10040001

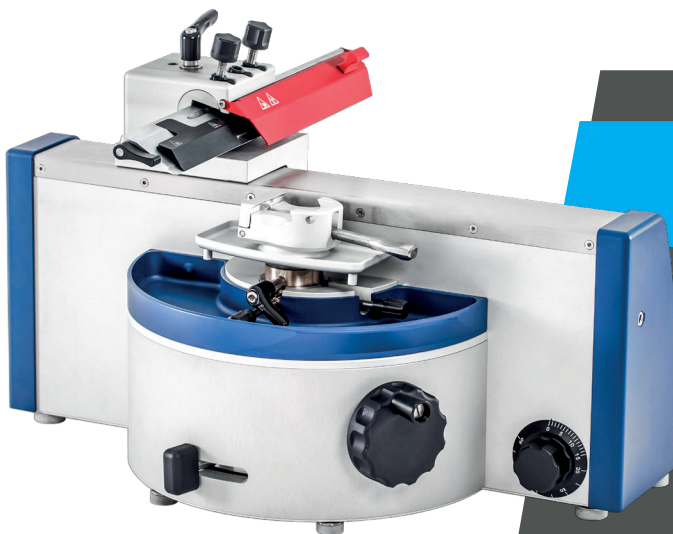


### Highlights

- Hochwertige Schnitte
- Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Anwender und Probe
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Präzise Probenorientierung
- Umfassendes Zubehör
- Inklusive Abfallwanne

# Sichere und einfache Bedienung

Berücksichtigung der Sicherheit von Anwender und Probe, beispielsweise durch die Feststellfunktion oder den Fingerschutz

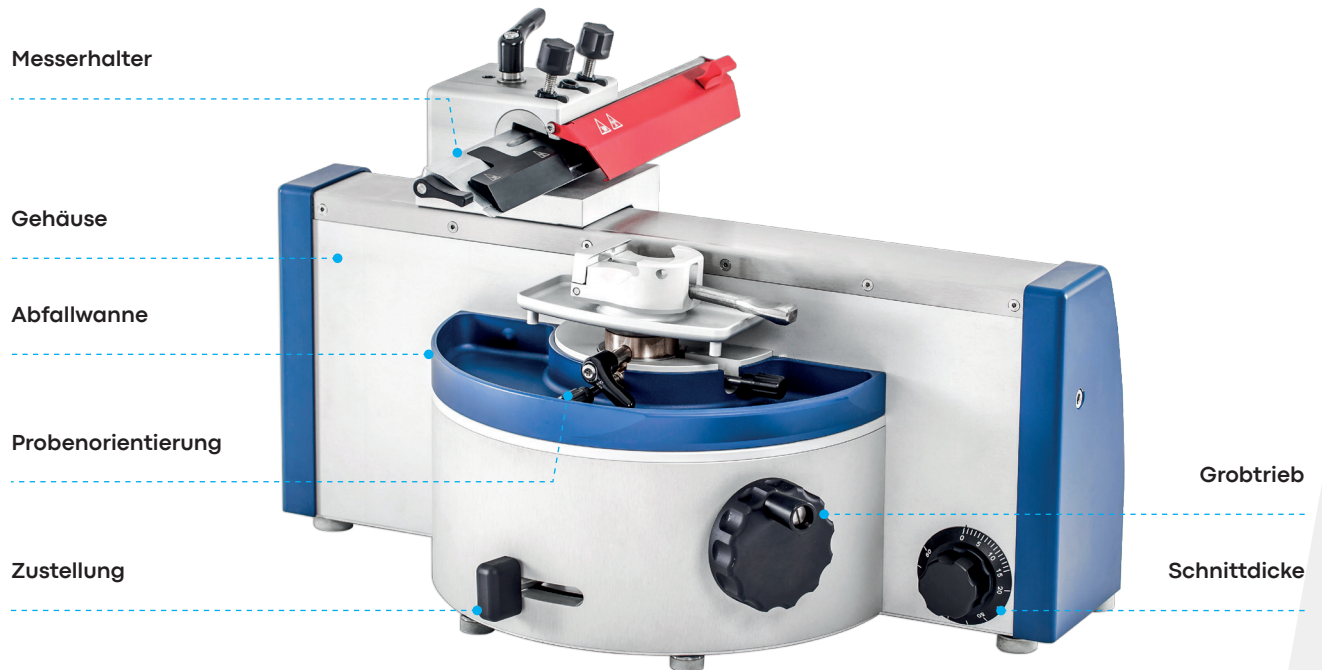

### **Proben-orientierung**



Die Probenorientierung auf der x- und y-Achse erlaubt ein schnelles Ausrichten der Probe in die gewünschte Position.

### **Fingerschutz**



Manipulationen mit eingelegtem Messer sind riskant. Um Verletzungen zu vermeiden bietet der in rot gehaltene Fingerschutz Sicherheit.

### **Abfallwanne**



Die im Standardlieferungsumfang enthaltene Abfallwanne fügt sich perfekt dem Gehäuse an und sammelt den Schnittabfall. Ausleeren ist einfach und schnell.

### **Einfache Bedienung**



Die Bedienung ist einfach und alle Einstellungen sind in Reichweite des Benutzers. Die Schnittdickenwahl finden Sie beispielsweise an der vorderen Seite des Geräts. Wählen Sie die Schnittdicke durch einfaches Einstellen am Rad.

### **Sicherheit**



Da der Schlitten des Cuttec S sehr leichtgängig ist, ist es wichtig diesen einfach zu bremsen. Dies wird durch die sehr gut zugängliche Bremse erreicht.

### **Passt perfekt**



Das beste Mikrotom ist nichts ohne die perfekte Klinge. SLEE bietet sowohl Schmal- als auch Breitbandklingen an, die perfekt zum Cuttec S passen.

# Service

Wir sind jederzeit bestrebt, unseren weltweiten Kunden eine erstklassige Unterstützung zu bieten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, Sie vor dem Erwerb fachgerecht zu beraten und Sie bei der Installation und Inbetriebnahme zu unterstützen. Darüber hinaus ist es für uns selbstverständlich, dass wir für Sie während der langjährigen Nutzung der Produkte immer als zuverlässiger Partner zur Verfügung stehen.

Mit sämtlichen Fragen können Sie sich direkt an uns wenden. Sie helfen uns sehr, wenn Sie dabei folgende Angaben bereithalten:

- Name
- Adresse
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Gerätetyp
- Serien-Nr. des Gerätes
- Kaufdatum
- Exakte Fehlerbeschreibung

**Service-Hotline:** +49 (0) 6136 76997-0

**Service-E-Mail:** [service@slee.de](mailto:service@slee.de)

# Schulungen

## Service und Anwendungsschulungen

Gut ausgebildetes Personal ist Voraussetzung für die Durchführung eines regelmäßigen Services und Erhaltung der hohen Qualität.

Wir bieten für unsere weltweiten Vertriebspartner regelmäßige Service- und Anwendungsschulungen an.

Besuchen Sie unsere Website unter [www.slee.de](http://www.slee.de). Dort erhalten Sie Einblick in den Trainingsplan und können sich das Anmeldeformular herunterladen.

## Schulungsanfragen

**Tel.:** +49 (0) 6136 76997-0

**Fax:** +49 (0) 6136 76997-99

**E-Mail:** [mail@slee.de](mailto:mail@slee.de)

Notizen



SLEE medical GmbH · Am Neuberg 14  
55268 Nieder-Olm · Germany  
[www.slee.de](http://www.slee.de)

T: +49 (0) 6136 76997-0

E: [mail@slee.de](mailto:mail@slee.de)



[www.slee.de](http://www.slee.de)



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Instagram](#)